


BINDER 箱体保证质量



借助 **BINDER** 安全干燥箱可以对各种不同的材料进行所谓的压力测试 - 而这也恰巧是下巴伐利亚一家知名汽车制造商所需的。

比如，在准备好的检测板上模拟石击、腐蚀和其他环境影响来测试材料特性。在检测板上涂上最后一层相关功能层后，将其放入到加热至 145 度的 **BINDER** 箱体中。大约 20 分钟后，取出样品，接着对其进行模拟石击等等。

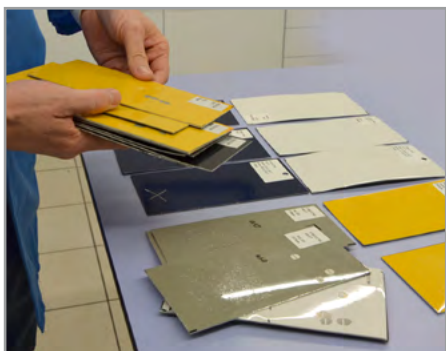

> 从 **BINDER** 安全干燥箱中取出干燥好的检测板

粘合剂测试在汽车制造业也是必不可少的。而且现在比起焊接工艺，粘接工艺反而用的更多。原因：很多粘合剂品种都非常耐用，强度和弹性都较高。

BINDER 箱体也适合反复检测这些特性：此时将样品相互粘在一起。粘合剂涂覆到金属表面，接着按照要求放入安全干燥箱干燥数分钟。接着粘合剂层被“撕扯”，并确定强度值。

任务设置

- 高温快速干燥油漆和粘合剂
- 恒定的温度分布
- 可轻松开门
- 独立可调的温度安全装置

BINDER 解决方案

- 温度范围：环境温度为零上 5 - 300 °C
- 采用间隔编程和实时编程的控制器
- 采用声音和光学报警的新鲜空气监控以及加热自动断开装置
- 可替换的新鲜空气过滤器滤芯，符合 DIN EN 779:2012 的 M6 级备用过滤器
- 独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880)，采用光学报警
- 计算机接口：RS 422

安全干燥箱的优点

- 符合 EN 1539:2010-08 的安全要求
- 凭借较高的温度精确度和规定的通风，实现较短的干燥时间
- 不含硅的无尘 interior 腔室
- 易于更换的新鲜空气滤芯确保了始终如一的新鲜空气质量



> 型号 FDL 115

敬请咨询

BINDER

Best conditions for your success

BINDER GmbH
Im Mittleren Ösch 5
德国图林根，邮编：78532
电话：+49 7462 2005-0 |
www.binder-world.com